

垂直混匀仪

80220ES01

产品使用说明书

Ver. CN20240920

目录


产品信息	1
产品特点	1
技术参数	1
操作指南	2
装箱清单	2
故障分析	2

产品信息

产品名称	产品编号	规格
垂直混匀仪	80220ES01	台

ES-RT80 垂直混匀仪是一种转速可调及具有悬停、震动功能的试管混合仪。它能提供高效且温和的混合，使生物样品处于悬浮状态，适用于 1.5 mL~50 mL 的试管，所有各种试管可以任意组装。适用于预防血液凝固、免疫沉淀等相似应用，是理想的分子生物学，生物化学，临床学，组织化学等实验室研究领域。紧凑的设计便于移动和携带，且能放于培养箱或生物安全柜。

该设备质保期为 1 年。

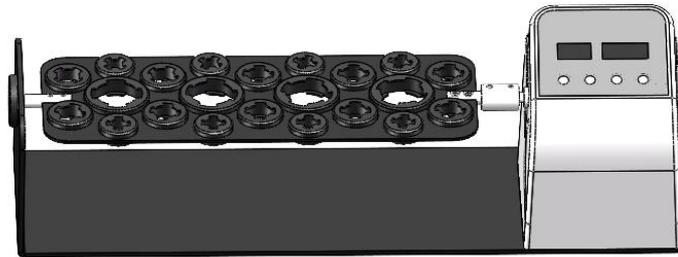

产品特点

- 1、外观流畅，结构牢靠，操作简单。
- 2、多种离心管夹具可选，适用于 1.5~50mL 微量离心管。
- 3、快速设置时间和转速参数，简便易用。
- 4、长寿命电机驱动、速度精确，长寿命、免保养。
- 5、能以温和的方式混合，以避免细胞破裂匀速地长时间连续混合
- 6、易于拆卸的试管夹允许简单快速地清洁溢出样品。

技术参数

项目	参数
转速范围	20~80rpm
样品处理量	8x2.0/1.5mL 离心管、10x15mL、4x50mL
定时范围	1min~99h59min
输入电源	DC12V 1A
功率	12W
外形尺寸	W. 415 x D. 110x H. 140mm
净重	1.8kg

安装说明

1. 将仪器放置在稳固、水平的工作台上，确保电源开关在关闭状态并接通电源，按图示将电源线插入仪器后背的 DC 电源插座，将电源线的另一端与电网连接，电网电压要求在 100-240V 范围内。
2. 点按“START/STOP”键可运行仪器，时间开始倒计时，计时结束仪器运行停止。
3. 运行过程中，长按“START/STOP”键可停止仪器运行。再点按“START/STOP”键，则仪器重新开始运行。
4. 将时间设置“00h00min”时，按下“START/STOP”键开始仪器将一直运行，直到再长按“START/STOP”键仪器即可停止。

装箱清单

序号	项目名称	数量
1	主机	1
2	电源线	1
3	说明书	1
4	合格证	1
5	保修卡	1
6	出厂检验报告	1

故障分析

故障现象	原因分析	处理方法
显示屏不亮	电源未接通	检查电源，重新插拔电源
	开关损坏	调换开关
	其他	与供应商或厂家联络
按键不起作用	按键损坏	与供应商或厂家联络
仪器运行时快时慢	负载放置不对称	对称放置混匀物
显示转速与实际转速不符合	控制器故障	与供应商或厂家联络



帮助客户创造价值，让世界更健康更快乐