

转盘混匀仪

80201ES01

产品使用说明书

Ver. CN20241014

目录

产品信息	1
产品特点	1
技术参数	1
安装说明	1
注意事项	2
装箱清单	2

产品信息

产品名称	产品编号	规格
转盘混匀仪	80201ES01	台

ES-M3 转盘混匀仪可通过转轴旋转 360°，达到混合样品的目的。具有两种混合功能：上下作用，当样品沿托盘径向置放时，混合仪由上至下进行混合操作；旋转作用，混合仪会进行 360° 旋转操作将样品混合。为防止旋转过程中样品的脱落，转子头可以按合适的角度调节。

广泛应用于样品的组织培养、萃取、测定沉降率（包括各种血样的化学测定），如：放射免疫、血样混合、葡萄糖、蛋白质等湿化学分析，以及生化、生物、细胞、免疫和动植物分析等实验。

该设备质保期为 1 年。

产品特点

- 1、3 款离心管夹具，适用 1.5~50mL。
- 2、可调混合角度：0~90°。
- 3、定时定速功能：任意设定混合时间和转速。
- 4、产品设计紧凑而严密，占用的空间范围小。

技术参数

项目	参数
转速范围	20m~80rpm
倾斜角度范围	0° ~ 90°
定时范围	0~99' 59"
操作方式	按键输入
输入电源	DC12V 1A
功率	12W
外形尺寸	W. 230 x D. 250 x H. 260mm
净重	1.45kg

安装说明

1. 点按“START/STOP”键可运行仪器，时间开始倒计时，计时结束仪器运行停止。
2. 运行过程中，长按“START/STOP”键可停止仪器运行。再点按“START/STOP”键，则仪器重新开始运行。
3. 将时间设置“00h00min”时，按下“START/STOP”键开始仪器将一直运行，直到再长按“START/STOP”键仪器即可停止。

注意事项

1. 严禁双手沾有液体时拔插电源插头及拨动开关电源按键！
2. 严禁仪器带电时拔插电源插头！
3. 严禁仪器带电状态下维护保养擦洗仪器！
4. 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

装箱清单

序号	项目名称	数量
1	主机	1
2	电源适配器	1
3	说明书	1
4	转盘配件	1
5	保修卡	1
6	出厂检验报告	1



帮助客户创造价值，让世界更健康更快乐